



6X SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液

产品货号：PLB001

产品规格：1ml/支

产品介绍：

SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 6X)，是一种经过改良的以溴酚蓝为染料，6 倍浓缩的蛋白上样缓冲液。可以用于常规的 SDS-PAGE 蛋白样品的上样。

使用方法：

- 1、将本品置于室温或不超过 37°C 的水浴中溶解。水浴溶解后立即室温存放，尽量避免长时间置于水浴中。
- 2、按照每 5 微升蛋白样品加入 1 微升蛋白上样缓冲液(6X)的比例，混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(6X)。
- 100°C 或沸水浴加热 3-5 分钟，以充分变性蛋白。
- 3、冷却到室温后，直接上样到 SDS-PAGE 胶加样孔内即可；或者 10000r/min 离心 1min 后，取上清点样。
- 4、通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。

注意事项：

- 1、本产品中含少量 DTT，有轻微刺激性气味，但不含剧毒的巯基乙醇。
- 2、本产品必须完全溶解、混匀后再使用。
- 3、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 4、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

存储条件：

- 20°C 保存，至少一年有效。