



免脱洗考马斯亮蓝快速染胶液

产品货号：PD102

产品规格：500ml

产品介绍：

本产品为环境友好型染胶液，区别于传统染胶液，不含甲醇，醋酸等有害成分。安全环保，染色迅速，2min 可显条带，灵敏度高，检测可低至 5ng 蛋白，无需加热，脱色，可直接观察，提高实验效率。产品主要成分含有 G-250,乙醇以及有机酸。可重复使用 2-3 次。

产品特点：

染色快，无需脱色；易操作，易保存。

使用方法：

1. 将电泳后的 PAGE 胶取出放入染色盒中，加入 20-30ml 染色液覆盖 PAGE 胶，浸润即可。
2. 置于摇床上染色，2min 左右条带开始显现。15min 染色结束，取出 PAGE 胶，进行观察或拍照，亦可直接放入盛有 ddH₂O 的盒子中，长久放置不会褪色。

注意事项：

1. 本产品仅限于科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

储存条件：

室温保存。