



SinoMol Prestained Protein Marker II (10-180kDa)

产品货号：PM182

产品规格：250ul/支

产品介绍：

本产品由 10 种高度纯化并预染的蛋白质组成 (10 kDa、15 kDa、25 kDa、33kDa、40kDa、55 kDa、70 kDa、95kDa、130 kDa、180 kDa)，分子量范围 10-180kDa。其中 10kDa 为绿色参考条带，70kDa 为橙色参考条带。在 SDS-PAGE 电泳及 western bolt 转膜时，都可以起到很好的指示作用。

使用说明：

- 1、将本产品于室温融化后，轻柔混匀，使沉淀充分溶解；
- 2、按实际使用量进行分装后-20℃保存；
- 3、推荐用量： West Blot: 3-5ul/孔；

SDS-PAEG: 2-3ul/孔 (12 孔胶)，3-5ul/孔 (10 孔胶)

注意事项：

- 1、产品已预混 loading buffer，不需要加热、稀释或添加还原剂。
- 2、使用前先将产品恢复至室温后混匀，使沉淀充分溶解，否则可能导致电泳条带出现不同程度的弥散或拖带；
- 3、在不同凝胶和缓冲液系统中，预染蛋白质的迁移率会有所差别。
- 4、若使用近红外荧光成像系统（如 Odyssey 成像系统），橙色荧光染料将不可见。

储存条件：

- 20℃保存，三年有效。

